



琼脂粉 (Agarose)

产品信息:

货号	产品名称	规格
SH5302-01	琼脂粉	100 g
SH5302-02		500 g

保存条件: 室温保存

产品介绍:

本公司琼脂粉为白色粉末, 可用于进行各种 DNA/RNA 电泳。本产品纯度高, 无 DNase、RNase 和蛋白酶。制备的凝胶用核酸染料染色背景低, 电泳分离性能强, 条带清晰。本产品可在 1×TAE/TBE 中加热溶解, 且溶解快速, 无杂质。

注意事项:

1. 可用煮沸或微波加热的方法来溶胶, **琼脂糖溶化必须彻底**。溶胶可能会引起暴沸, 需注意**防止烫伤**。
2. 微波加热溶胶过程中, **每隔 10-30 秒** (间隔时间可根据具体情况而定) 可摇匀 **1 次**, 加速溶解的同时也使琼脂糖彻底溶解。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

BM191113